

«МикроСамплер» (MicroSampler) | для отбора проб малого объема порошкообразных материалов, стерилизуемый



Применение


1. Погрузите пробоотборник «МикроСамплер» (MicroSampler) в отбираемый порошок.
2. В заданной точке пробоотбора нажмите кнопку. При этом образец поступит в пробоотборник.
3. Закройте наконечник. Образец отобран.
4. Извлеките пробоотборник, снова откройте наконечник и опорожните пробоотборник.

«МикроСамплер» (MicroSampler) предназначен специально для отбора микропроб порошкообразных материалов. Вы можете отбирать пробы объемом 0,2 мл, 0,5 мл, 1,0 мл, 2,0 мл, 5,0 мл и 10,0 мл с различной глубины из мешков и ёмкостей. Пробоотборник позволяет осуществлять отбор проб легко, быстро и аккуратно. Наконечники «МикроСамплер» (MicroSampler) взаимозаменяемы. Таким образом могут применяться сменные наконечники различной ёмкости.

- ▶ Точечный пробоотбор
- ▶ Различные длины трубок, наконечники различной ёмкости
- ▶ Наконечник снимается, простая процедура очистки
- ▶ Нержавеющая сталь V4A (1.4404)
- ▶ Можно стерилизовать
- ▶ Имеются другие наконечники различных размеров



Закажите необходимый наконечник!

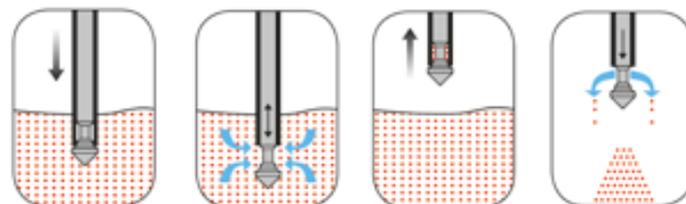

«МикроСамплер» (MicroSampler)					
Диаметр трубки мм	Длина см	Исполнение	№ арт.		
12	55	без наконечника	5307-1055	N4	
12	85	без наконечника	5307-1085	N4	
12	120	без наконечника	5307-1120	N4	
25	55	без наконечника	5307-2055	N4	
25	85	без наконечника	5307-2085	N4	
25	120	без наконечника	5307-2120	N4	

Принадлежности		№ арт.
Описание		
Наконечник для трубки диаметром 12 мм, ёмкость 0,2 мл		5307-0102 N4
Наконечник для трубки диаметром 12 мм, ёмкость 0,5 мл		5307-0105 N4
Наконечник для трубки диаметром 12 мм, ёмкость 1,0 мл		5307-0110 N4
Наконечник для трубки диаметром 25 мм, ёмкость 2,0 мл		5307-0202 N4
Наконечник для трубки диаметром 25 мм, ёмкость 5,0 мл		5307-0205 N4
Наконечник для трубки диаметром 25 мм, ёмкость 10,0 мл		5307-0210 N4