

Стойки и аксессуары для работы с дозаторами



■ Стойки для дозаторов



Зарядная стойка-карусель



Зарядная стойка

Линейная стойка-штатив
(не зарядная)Стойка-карусель
(не зарядная)

Во избежание контаминации при контакте с рабочей поверхностью стола дозатор следует хранить в вертикальном положении, когда он не используется, его следует хранить в вертикальном положении. Компания Sartorius предлагает стойки для всех моделей своих дозаторов. Электронные дозаторы рекомендуется хранить и заряжать на зарядных стойках всегда, когда они не используются. В этом случае при начале работы батарея устройства всегда будут иметь полный заряд.

Компактные стойки-карусели идеально подходят для экономии пространства. Стойка-карусель выпускается для механических дозаторов, а зарядная

стойка-карусель – для электронных дозаторов.

Линейная стойка-штатив разработана для всех механических и электронных дозаторов Sartorius, в частности для устройств mLINE®, Proline® Plus и механических устройств серии Proline®. Эта стойка также совместима с широким модельным рядом дозаторов других видов.

Самые простые модели держателей крепятся к передней поверхности полки. Такие держатели подходят для механических дозаторов.

□ Информация для оформления заказа

Стойки для дозаторов*

Номер по каталогу Наименование


730981	Зарядная стойка для одного электронного дозатора*
730991	Зарядная стойка-карусель для 4 электронных дозаторов*
725620	Линейная стойка-штатив для всех моделей дозаторов Sartorius
725600	Стойка-карусель для 6 механических дозаторов
725610	Держатель для одного дозатора mLINE® Proline® Plus
721259	Держатель для дозатора Proline®

* Товар не является медицинским. Выпускается специально для совместного использования и как принадлежность к медицинским изделиям «Дозаторы механические и электронные, одно- и многоканальные».

** В комплект входит универсальное зарядное устройство (штепсельные вилки согласно стандартам ЕС, Великобритании, США/Японии, Австралии, Кореи и Китая).

Держатель для дозаторов -mLINE®
| Proline® PlusДержатель для дозаторов
-Proline® Plus

■ Подушечка под локоть

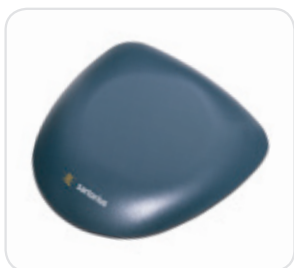

Подушечка для локтя обеспечивает комфорт во время дозирования. Эластичный материал, из которого изготовлена подушечка, снижает напряжение мышц, а также боль и дискомфорт в области локтя.

Подушечка под локоть идеально подходит для

- продолжительного дозирования
- работы, требующей высокой концентрации, например, для работы с микропланшетами
- любой работы, где требуется подушечка под локтем или запястьем

□ Характеристики и основные преимущества

- Повышает эргономичность дозирования.
- Удобна в использовании вне зависимости от формы и размера локтя.
- Покрытие, приятное для кожи.
- Благодаря компактному размеру занимает мало места на рабочей поверхности.
- Очень прочная.
- Легко очищается при помощи моющей жидкости или этанола (70%).
- Не подходит для автоклавирования.

□ Информация для оформления заказа

Подушечка для локтя


Номер по каталогу	Наименование	Шт. в упаковке
723103	Подушечка под локоть	1



■ Защитные фильтры



Пинцет для замены фильтров в дозаторах поставляется со всеми дозаторами за исключением серии mLINE®

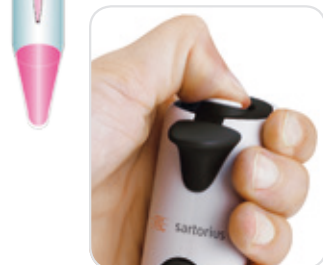

Встроенное устройство сброса фильтра в дозаторах mLINE®

Для чего следует пользоваться защитными фильтрами?

Эти уникальные сменные фильтры из полиэтилена (PE) служат в качестве последнего барьера, предотвращающего попадание любых жидкостей и испарений к внутренним деталям дозатора (за исключением моделей на 1200 мкл)

- Защищают дозатор и образец от контаминации
- Продлевают срок службы дозатора
- Продлевает интервалы между обслуживанием дозатора
- Экономически более выгодны по сравнению с наконечниками с фильтром

В каких случаях необходимо использовать защитные фильтры?

Защитные фильтры предлагаются в двух видах:

Фильтр Plus

Для более сложных операций, таких как работа с радиоактивными веществами, клеточными культурами, бактериями и вирусами, а также для применения в молекулярной биологии.

Фильтр Standart

Для общего применения. Могут быть использованы для тех же типов работы, что и фильтры Plus, но требуют более частой замены.


Как часто следует менять защитные фильтры?

Промежуток между заменами фильтра полностью зависит от применения и образца, с которым идёт работа. Тем не менее, согласно исследованиям, рекомендуется менять фильтры ежедневно (после 50-250 дозирования) и незамедлительно в случае забора чрезмерного объема жидкости.

Как происходит замена?

В целях защиты пользователя от контаминации для удаления использованных фильтров из посадочного конуса наконечника следует использовать пинцет. Серия mLINE® имеет встроенное устройство сброса фильтра. Кроме того, перед установкой нового фильтра посадочный конус должен быть обработан 70% раствором этанола.

□ Контаминация внутренних деталей корпуса дозатора

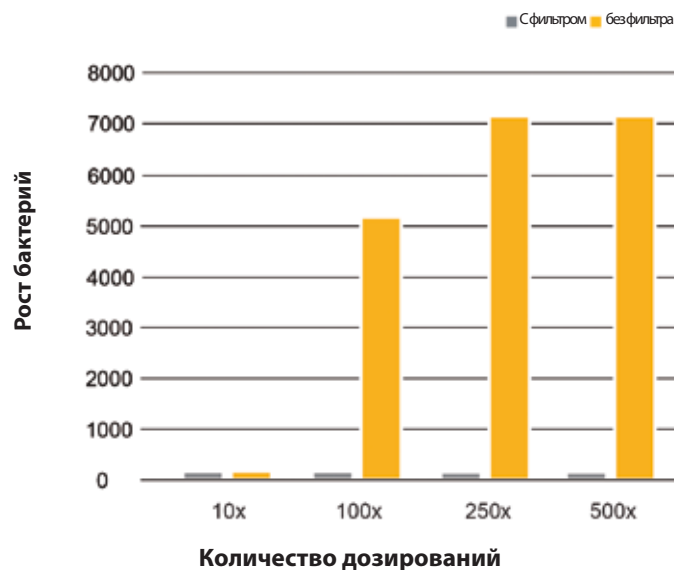

Контаминация внутренних деталей корпуса дозатора при дозировании жидкой культуры бактерии *Micrococcus Luteus*.

□ Информация для оформления заказа

Защитные фильтры

Номер по каталогу	Наименование	Шт. в упаковке
721008	Standard d 2.51 мм PE	50
721007	Standard d 3.15 мм PE	50
721006	Standard d 5.33 мм PE	50
721005	Standard d 6.73 мм PE	50
721014	Standard d 1.83 мм PE	50
721018	Plus d 2.51 мм PE	50
721017	Plus d 3.15 мм PE	50
721016	Plus d 5.33 мм PE	50
721015	Plus d 6.73 мм PE	50

PE = полиэтилен

■ Ванночка для реагентов



Надёжная автоклавируемая ванночка для реагентов изготовлена из полипропилена и химически устойчива к большинству реагентов.



□ Информация для оформления заказа

Ванночка для реагентов

Номер по каталогу	Наименование	Шт. в упаковке
783500	Ванночка для реагентов (ёмкость 120 мл)	16

■ Калибровочный ключ | Инструмент для открывания пробирок и Колпачки для цветовой маркировки



Калибровочный ключ | Инструмент для открывания пробирок используется для калибровки дозаторов серий mLINE® и Proline® Plus.

Колпачки для цветовой маркировки могут использоваться для персонализации дозатора mLINE®.



□ Информация для оформления заказа

Калибровочный ключ | Инструмент для открывания пробирок и Колпачки для цветовой маркировки

Номер по каталогу	Наименование	Шт. в упаковке
726203	Калибровочный ключ Инструмент для открывания пробирок	1
726001	Колпачки для цветовой маркировки mLINE®	5

