

«УниСамплер» (UniSampler) с гибкой трубкой

«УниСамплер» (UniSampler) «Ex»



Пробоотборник «УниСамплер» (UniSampler) с гибкой трубкой (ПВХ) и грузом, изготовленным из нержавеющей стали. Предназначен для отбора проб с большой глубины, из труднодоступных мест. Тяжелая металлическая трубка служит для погружения подающей трубки на заданную глубину.

Предназначен для отбора проб огнеопасных жидкостей, а также опасных веществ, относящихся к классу A1 (VbF, например, бензин). Стеклоанная бутылка соединена с трубкой таким образом, чтобы между ними был электрический контакт, а всю систему можно было надежно заземлить.

- ▶ Подающая трубка (ПВХ) длиной 2.5 м
- ▶ Комплект с удобным чехлом для транспортировки: бутылка для образца ПП 1000 мл, ручной вакуумный насос, универсальный адаптер, 1 груз для трубок из V2A, 20 пломб «Сил-Ит» (seal-It) для бутылей
- ▶ Универсальный адаптер для бутылей из ПВХ, для диаметра горлышка 24 мм, 32 мм, 39 мм и 50 мм номинального размера, для пробоотборных бутылей 100–1000 мл

- ▶ Комплект в удобном чехле для транспортировки: трубка 4 м (NBR), стеклянная бутылка 1000 мл, адаптер для бутылей, опора для бутылей, вакуумный насос, заземляющий кабель и груз из меди
- ▶ РТВ-допуск D-333-009 618/00

Применение

1. Погрузите подающую трубку на нужную глубину.
2. Установите адаптер на бутылку для образца.
3. С помощью ручного вакуумного насоса отберите пробу.
4. Снимите бутылку с образцом, закройте ее и нанесите соответствующую метку.

Применение

1. Заземлите систему.
2. Погрузите подающую трубку на нужную глубину.
3. Установите адаптер на бутылку для образца.
4. С помощью ручного вакуумного насоса отберите пробу.
5. Снимите бутылку с образцом, закройте ее и нанесите соответствующую этикетку.



Пробоотборник «УниСамплер» (UniSampler) «Ex» был разработан совместно с ассоциацией Tankschutz e.V (некоммерческая ассоциация по средствам защиты хранилищ).

«УниСамплер» (UniSampler) с гибкой трубкой

№ арт.		
5314-2000		N4
Принадлежности		
Описание	№ арт.	
Запасная подающая трубка «УниСамплер», ПВХ, 2,5 м	5314-2002	N4
Бутылка с широким горлышком ПП, 100 мл	0319-0100	N3
Бутылка с широким горлышком ПП, 250 мл	0319-0250	N3
Бутылка с широким горлышком ПП, 500 мл	0319-0500	N3
Бутылка с широким горлышком ПП, 1000 мл	0319-1000	N3

«УниСамплер» (UniSampler) «Ex»

№ арт.		
5314-3000		N4
Принадлежности		
Описание	№ арт.	
Стеклоанная бутылка для проб 1000 мл, GL 45	5314-0100	N3