

«ФармаПикер» (PharmaPicker) | для отбора проб очень малого объема



Предназначен специально для отбора очень малых по объёму проб сильнорействующих, дорогостоящих или химически активных порошкообразных препаратов. С помощью пробоотборника «ФармаПикер» (PharmaPicker) можно отбирать пробы очень малого объёма – от 0,1 до 2,5 мл. С помощью простой смены наконечников в цилиндрах для сбора образца для 0,1–1,2 мл или 1,25–2,5 мл меняется объём.

- ▶ Нержавеющая сталь V4A
- ▶ Электрополированная поверхность

Закажите необходимый наконечник!

«ФармаПикер» (PharmaPicker) длиной 60 см, может удлиняться с помощью удлинительных штоков 50 или 100 см до максимальной длины 3,50 м. «ФармаПикер» (PharmaPicker) поставляется отдельно или в комплекте с кофром «ФармаПикер» (PharmaPicker), в практичном чехле для транспортировки.

В комплект входит: Цилиндр для сбора образца двух размеров, удлинительный шток 50 и 100 см, ручка, наконечники 0,4 мл, 0,6 мл, 0,8 мл, 1,0 мл, 1,2 мл, 1,4 мл, 1,8 мл, 2,0 мл, 2,3 мл и 2,5 мл (другие наконечники по запросу), чехол для транспортировки.

Применение

1. Вставьте необходимый наконечник в цилиндр для сбора образца.
2. Введите пробоотборник «ФармаПикер» (PharmaPicker) в исследуемый материал. При этом цилиндр для сбора образца автоматически закрывается подвижным кольцом.
3. При достижении заданной точки пробоотбора подвижное кольцо открывает цилиндр и происходит отбор пробы.
4. Извлеките «ФармаПикер» (PharmaPicker).
5. Перенесите отобранную пробу из цилиндра непосредственно в емкость для проведения анализа.

«ФармаПикер» (PharmaPicker)					
Исполнение	№ арт.				
С цилиндром для 0,10–1,20 мл, без наконечника	5346-1000				N2
С цилиндром для 1,25–2,50 мл, без наконечника	5346-2000				N2
В комплекте с кофром	5346-0010				N2

Принадлежности

Описание	№ арт.	
Наконечник 0,10 мл	5346-1010	N2
Наконечник 0,20 мл	5346-1020	N2
Наконечник 0,60 мл	5346-1060	N2
Наконечник 1,00 мл	5346-1100	N2
Наконечник 2,00 мл	5346-2200	N2
Наконечник 2,50 мл	5346-2250	N2

Принадлежности

Описание	№ арт.	
Удлинительный шток «ФармаПикер», 500 мм	5380-0506	N4
Удлинительный шток «ФармаПикер», 1000 мм	5380-1006	N4
Цилиндр для сбора образца 0,10–1,20 мл	5346-1001	N2
Цилиндр для сбора образца 1,25–2,50 мл	5346-2001	N2
Ручка «ФармаПикер» (PharmaPicker)	0006-8113	N3