

## «ПаудерПруф» (PowderProof®) | Портативный пробоотборник для порошков



Процедура контроля качества начинается с экспертизы поступивших товаров. Пробоотборник «ПаудерПруф» (PowderProof®), предназначенный для работы с порошкообразными и гранулированными материалами, позволяет с легкостью отбирать многоуровневые пробы насыпных товаров.

«ПаудерПруф» (PowderProof®) является профессиональным инструментом, позволяющим производить отбор проб порошков и гранулированных материалов в полевых условиях, и его эффективность была многократно доказана. Данный пробоотборник снабжен надежным мотором, к которому можно присоединять различные просекатели и спиральные винты. Замена просекателей и винтов происходит очень просто. Модульная конструкция делает «ПаудерПруф» (PowderProof®) универсальным инструментом для отбора проб порошков и гранулированных материалов из баков, бочек, биг-бэгов или мешков.

Использование специальных принадлежностей, в том числе корзины для бутылей, пакетов для образцов, контрольных стикеров «Клоз-Ит» (close-it), позволяет получать репрезентативные пробы без особых трудозатрат и в соответствии с необходимыми требованиями безопасности.

«ПаудерПруф» (PowderProof®) с пикообразной трубкой при горизонтальном использовании для отбора проб из мешков, с пикообразной трубкой при вертикальном использовании для отбора проб из открытых контейнеров – бочек, баков или бигбэгов.

# «ПаудерПруф» (PowderProof®) | Портативный пробоотборник для порошков



- ▶ Многоцелевое применение
- ▶ Нержавеющая сталь V4A (1.4404)
- ▶ Поставляется в комплекте с мотором, устройством для ускоренного заряда, 2 аккумуляторами, светодиодной лампой, зажимом для пакетов и щеткой для очистки
- ▶ Другие спиральные винты в качестве аксессуаров

## Применение

1. Для того, чтобы произвести отбор пробы, необходимо ввести просекатель с вращающимся винтом в мешок/контейнер.
2. При этом порошок или гранулят немедленно начинает поступать через полость пикообразной трубки непосредственно в пакет или бутылку для образца, находящиеся у выпускного отверстия пикообразной трубки.



## «ПаудерПруф» (PowderProof®)



| Исполнение                        | Пикообразная трубка | Глубина врезания мм | № арт.       |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| для порошков до 2 мм              | горизонтально       | 300                 | 5302-0302 N2 |
| для порошков до 2 мм              | вертикально         | 600                 | 5302-0602 N2 |
| для порошков до 2 мм              | вертикально         | 900                 | 5302-0902 N2 |
| для порошков до 2 мм              | вертикально         | 1200                | 5302-1202 N2 |
| для гранул диаметром от 2 до 4 мм | горизонтально       | 300                 | 5302-0301 N2 |
| для гранул диаметром от 2 до 4 мм | вертикально         | 600                 | 5302-0601 N2 |
| для гранул диаметром от 2 до 4 мм | вертикально         | 900                 | 5302-0901 N2 |
| для гранул диаметром от 2 до 4 мм | вертикально         | 1200                | 5302-1201 N2 |

## Принадлежности

| Описание  | № арт.       |
|---|--------------|
| Спиральные винты для порошков до 2 мм, 300 мм                       | 5302-0312 N2 |
| Спиральные винты для порошков до 2 мм, 600 мм                       | 5302-0612 N2 |
| Спиральные винты для порошков до 2 мм, 900 мм                       | 5302-0912 N2 |
| Спиральные винты для порошков до 2 мм, 1200 мм                      | 5302-1212 N2 |
| Спиральные винты для гранул диаметром от 2 до 4 мм, 300 мм          | 5302-0311 N2 |
| Спиральные винты для гранул диаметром от 2 до 4 мм, 600 мм          | 5302-0611 N2 |
| Спиральные винты для гранул диаметром от 2 до 4 мм, 900 мм          | 5302-0911 N2 |
| Спиральные винты для гранул диаметром от 2 до 4 мм, 1200 мм         | 5302-1211 N2 |
| Зажимы «ПаудерПруф» (PowderProof®)                                  | 0006-6259 N4 |
| Чехол для транспортировки, ДхШхВ 123x25x11 см                       | 3600-2120 N4 |
| Бутылка с широким горлышком, ПЭНП 500 мл                            | 0318-0500 N3 |
| Корзина для бутылок 500 мл, Ø 84 мм                                 | 5302-2050 N2 |
| Корзина для бутылок 1000 мл, Ø 100 мм                               | 5302-2100 N2 |
| Упаковочные пакеты с замком-молнией, 400 мл, 170 x 120 мм, 100 штук | 2348-0005 N3 |



«ПаудерПруф» (PowderProof®) может работать как горизонтально, так и вертикально